



**TWIRL'EM®**

## TWIRL'EM®

El **TWIRL'EM®** es un recipiente seguro, libre de contaminantes y flexible que garantiza resultados confiables. Su sistema de cierre hermético integrado garantiza la seguridad de sus muestras. Es utilizado por muchos profesionales de diversas industrias debido a su versatilidad y su eficacia comprobada.

**La herramienta simple y económica que agilizará sus actividades de muestreo.**

## Características y ventajas

- Hecha de materiales que cumplen con las normas de la FDA
- Apta para la recolección de muestras sólidas, semisólidas y líquidas
- Abertura ancha que facilita la inserción de la muestra
- Disponible en diferentes formatos y combinaciones de cierre, dependiendo del tipo de muestra
- Adecuada para el uso en homogeneizador
- Esterilidad certificada
- Libre de RNasa, DNasa y pirógenos




**Sus retos nos inspiran**

**LABPLAS**

**VISITE [LABPLAS.COM](http://LABPLAS.COM) PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS | Tel: 1.450.649.7343**




# **TWIRL'EM®** **GUÍA DE USO**

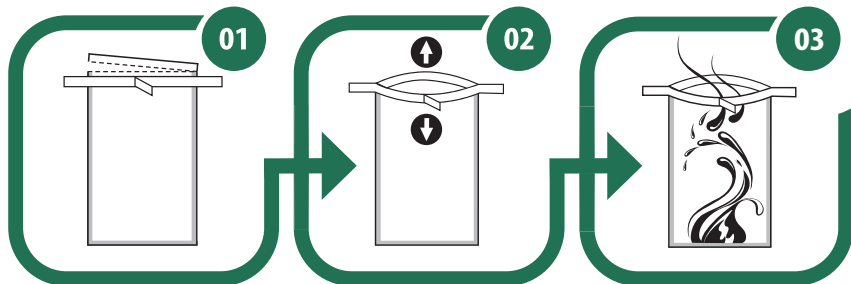

01  
Quitar la banda removible de la bolsa a lo largo de las perforaciones

02  
Usar las lengüetas para abrir la bolsa

03  
Insertar la muestra en la bolsa de manera aséptica

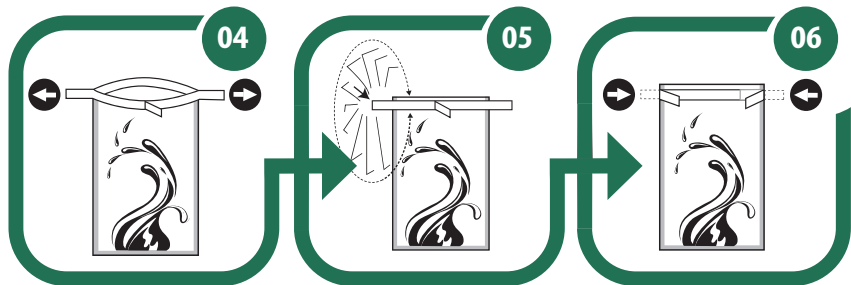

04  
Tirar las lengüetas de cierre hacia los extremos de la bolsa

05  
Girar la bolsa al menos 3 veces para cerrarla

06  
Doblar las lengüetas hacia el interior para asegurar que el cierre quede hermético



Sus retos nos inspiran

LABPLAS

VISITE [LABPLAS.COM](http://LABPLAS.COM) PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS | Tel: 1.450.649.7343

