



SECURE-STRIP®

SECURE-STRIP®

Le **SECURE-STRIP®** est conçu pour soutenir les professionnels de laboratoire de microbiologie face aux besoins grandissants en analyse d'échantillons. Il s'agit d'une solution pratique et innovatrice offrant un accès rapide à nos sacs Secure-T grâce à un distributeur compacte et sécuritaire.

La jonction détachable entre chaque sac permet d'éliminer des étapes et d'augmenter la rapidité d'exécution. Facile d'usage, il est apprécié des milieux où une quantité importante de tests est effectuée.

La solution de distribution pour vos sacs broyeurs.

Caractéristiques et avantages

- Fait de matériel conforme à la FDA
- Facilite une cadence rapide de manipulation en laboratoire
- La jonction détachable entre chaque sac assure un maintien de la stérilité jusqu'à utilisation
- Deux types de dévidoir sont offerts, soit en carton et en acier inoxydable (convient aux salles blanches)
- Sans RNase, DNase et pyrogènes
- Produit breveté




Inspiré par vos défis

LABPLAS


VISITEZ LABPLAS.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS | Tél: 1.450.649.7343



SECURE-STRIP® GUIDE D'UTILISATION

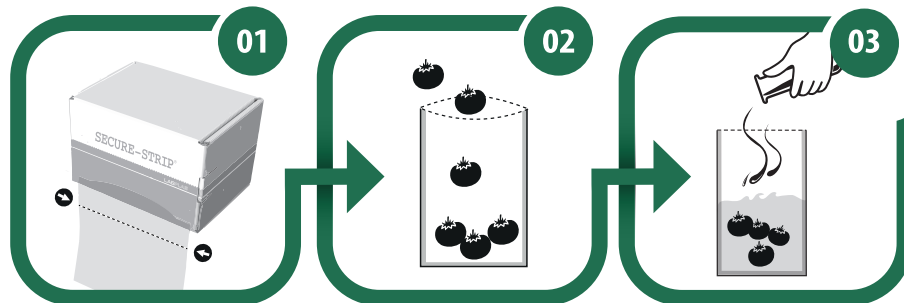


Tirer sur le rouleau et détacher le sac en déchirant le long des perforations

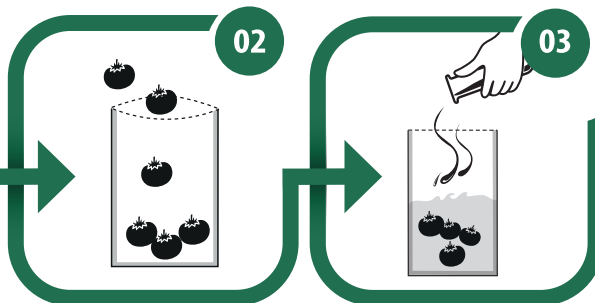


Insérer de manière aseptique l'échantillon dans le sac




S'il y a lieu, insérer de manière aseptique le milieu de culture dans le sac

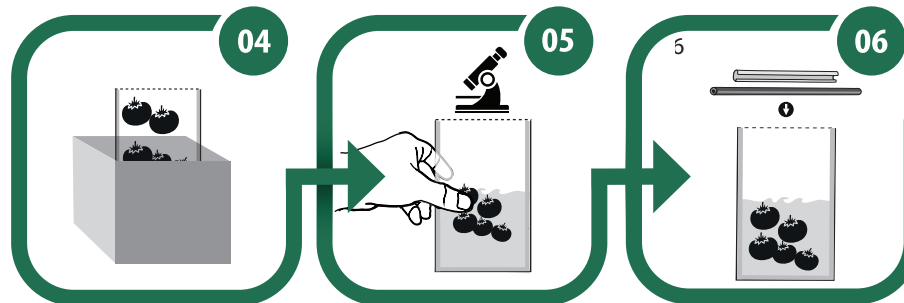

Envoyer le sac dans l'homogénéisateur

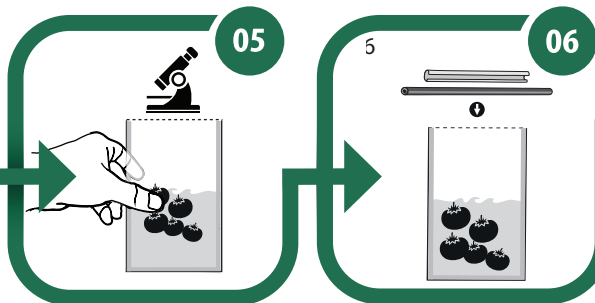

Procéder comme à l'habitude pour l'analyse des résultats

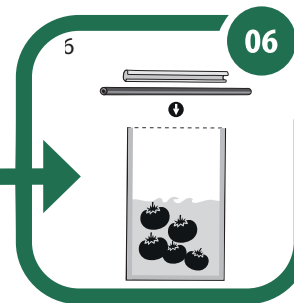

Si désirer, utiliser une barrette de fermeture pour assurer une fermeture étanche et hermétique du sac



Inspiré par vos défis

LABPLAS

VISITEZ LABPLAS.COM POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS | Tél: 1.450.649.7343

