



NOPA

NOPA

La bolsa NOPA es una solución estéril diseñada específicamente para el muestreo en el sector de las oleaginosas. Garantiza resultados fiables al cumplir con los rigurosos estándares establecidos por la National Oilseed Processors Association (NOPA). Durante décadas, NOPA ha establecido normas estrictas y ha defendido los intereses de la industria de procesamiento de oleaginosas. Con una área de escritura, la bolsa NOPA asegura una trazabilidad óptima.

¡Es la herramienta indispensable para la industria del procesamiento de oleaginosas!

Características y Beneficios

- Hecho de material conforme a la FDA
- Cumple con las normas de NOPA y COPA
- Adaptado para oleaginosas
- A prueba de fugas y hermético
- Puede usarse en el homogeneizador
- Esterilidad garantizada
- Libre de RNasa, DNasa y pirógenos




Sus retos nos inspiran

LABPLAS

VISITE LABPLAS.COM PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS | Tel: 1.450.649.7343




NOPA GUÍA DE USO

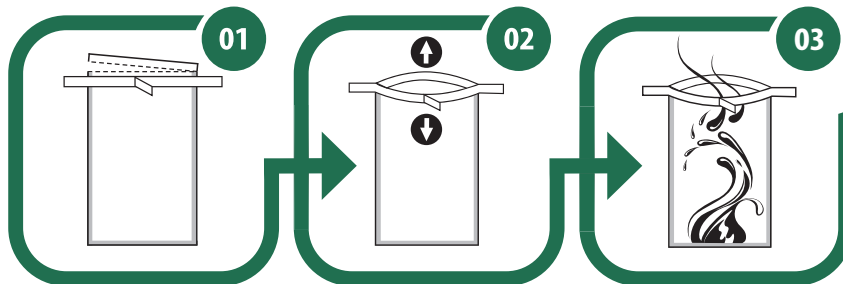

Quitar la banda removible de la bolsa a lo largo de las perforaciones

Usar las lengüetas para abrir la bolsa

Insertar la muestra en la bolsa de manera aséptica

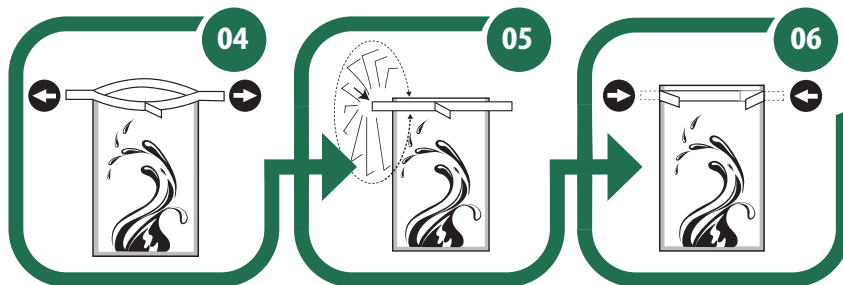

Tirar las lengüetas de cierre hacia los extremos de la bolsa

Girar la bolsa al menos 3 veces para cerrarla

Doblar las lengüetas hacia el interior para asegurar que el cierre quede hermético



Sus retos nos inspiran

LABPLAS

VISITE LABPLAS.COM PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS | Tel: 1.450.649.7343

