



SECURE-STRIP®

SECURE-STRIP®

El **SECURE-STRIP®** ha sido diseñado para apoyar a profesionales de laboratorios de microbiología ante las necesidades crecientes de análisis de muestras. Es una solución práctica e innovadora que provee un acceso rápido a nuestras bolsas Secure-T gracias a un dispensador compacto y seguro.

Las perforaciones entre cada bolsa permiten eliminar etapas y aumentar la velocidad del proceso. Fácil de usar, resulta muy útil en instalaciones donde se realizan una gran cantidad de pruebas.

Una solución de distribución para sus bolsas para homogeneizadores.

Features and benefits

- Hecha de materiales que cumplen con las normas de la FDA
- Aumenta la rapidez de los procedimientos en los laboratorios
- El diseño de perforaciones entre cada bolsa garantiza la esterilidad de la bolsa
- Dispensadores disponibles en dos tipos de materiales: cartón y acero inoxidable (adecuado para salas blancas)
- Libre de RNasa, DNasa y pirógenos
- Producto patentado




Sus retos nos inspiran

LABPLAS

VISITE LABPLAS.COM PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS | Tel: 1.450.649.7343




SECURE-STRIP® GUÍA DE USO

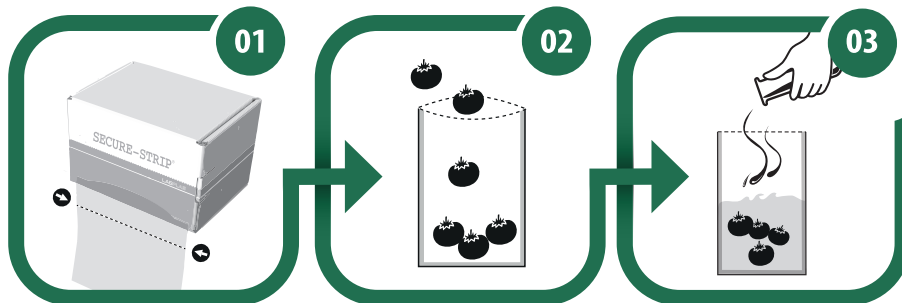

01
Tirar el rollo y desprender la bolsa mediante la banda removible a lo largo de las perforaciones

02
Insertar la muestra en la bolsa de manera aséptica

03
Si es necesario, insertar el caldo de cultivo en la bolsa de manera aséptica

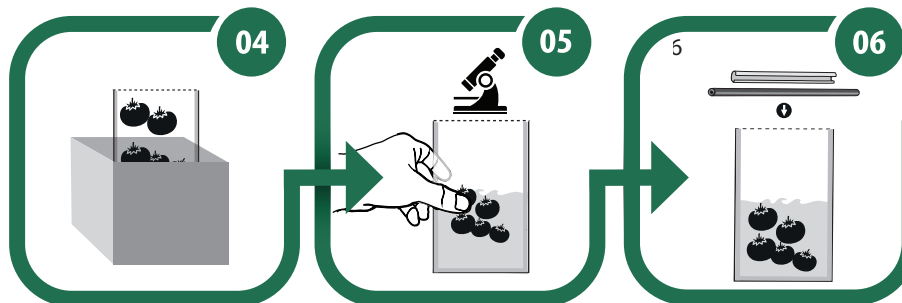

04
Procesar la bolsa en el homogeneizador

05
Proceder como de costumbre para analizar los resultados

06
Si lo desea, usar un pasador de cierre para asegurar que el cierre quede hermético



Sus retos nos inspiran

LABPLAS

VISITE LABPLAS.COM PARA SABER MÁS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS | Tel: 1.450.649.7343

